



1.先將分光光度計和主機用 USB 線相接



2.將光纖插入分光光度計右上方的格子裡

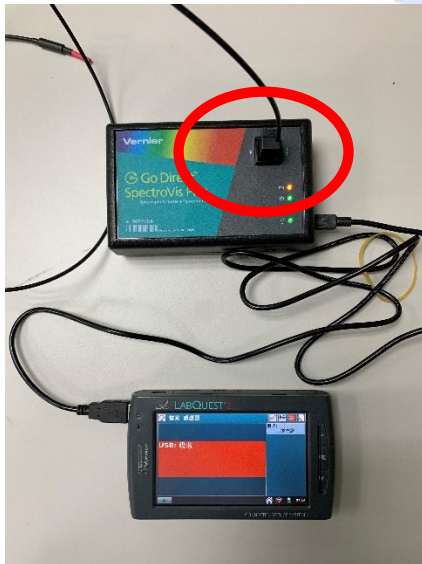


3.在主機螢幕紅色方塊中點一下，會出現選項

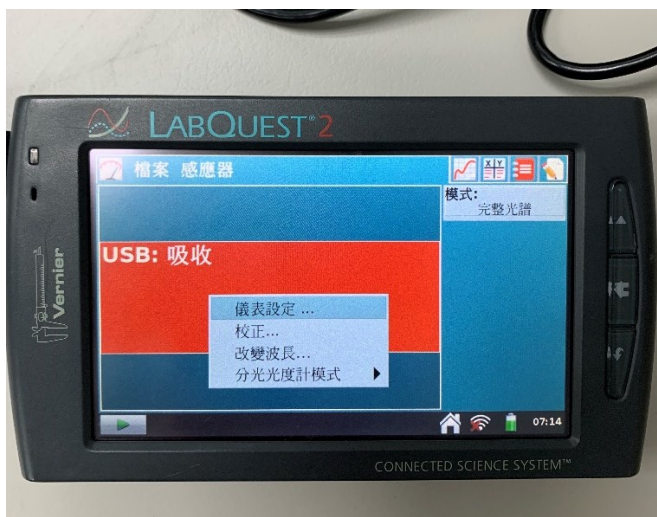


4. 選擇分光光度計模式，再選擇「強度」



5. 此時即進入測量放射光譜的模式，點一下左下方綠色三角形的按鈕即可採集數據。

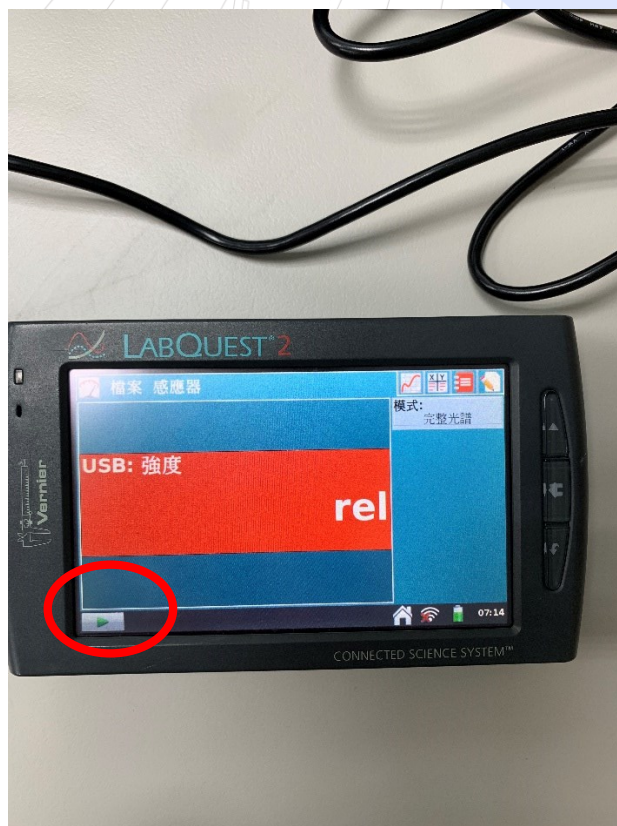


6. 數據採集完畢後，按紅色方形鍵。

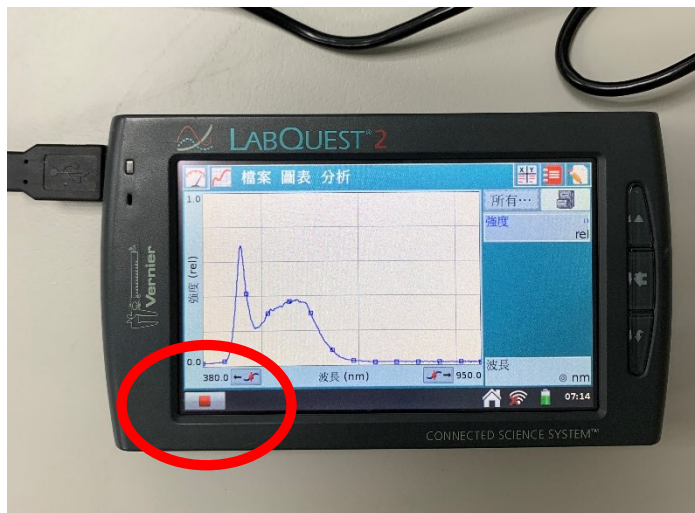

7. 若還不太清楚哪個波段為甚麼顏色的光，點選上方「圖表」



8. 選擇「顯示圖」，再選擇「顯示完整光譜」

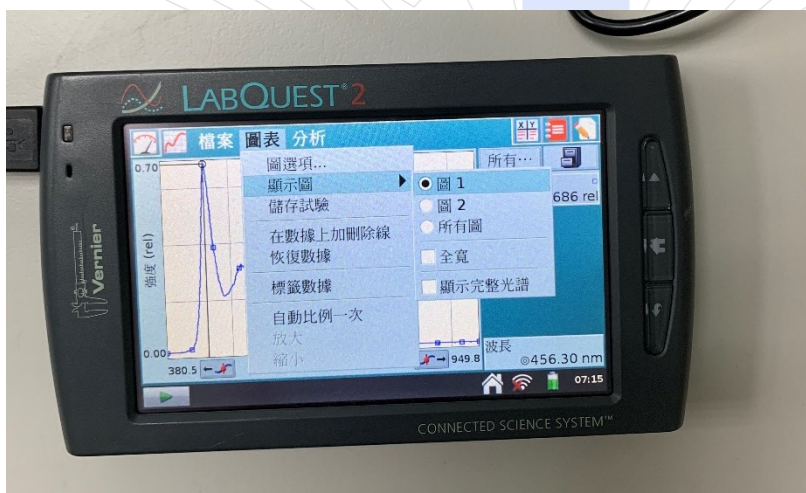

## 9. 即會有光譜圖

